

LV

EP.V.34171.00 | 04/2023

asecos[®]**S**

LINE

K

LINE

XL

LINE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Saugos spintos pagal EN 14470-1

5 METŲ GARANTIJA

Sudarę „BASICPlus“ sutartį su 5 metų nustatytu terminu, gaunate 5 metų garantiją pasirinktai saugos spintai. Daugiau informacijos apie mūsų garantines paslaugas galite rasti:





S-CLASSIC-90



S90.196.120
S90.196.120.WDAS
S90.196.120.MV.WDAS



S90.196.090
S90.196.090.WDAS



S90.196.060
S90.196.060.WDAS
S90.196.060.R
S90.196.060.WDASR
S90.196.060.MH.WDAS
S90.196.060.MH.WDASR
S90.196.060.075.WDAS
S90.196.060.075.WDASR




S90.129.120
S90.129.120.WDAS




S90.129.060
S90.129.060.WDAS
S90.129.060.R
S90.129.060.WDASR

S-PEGASUS-90

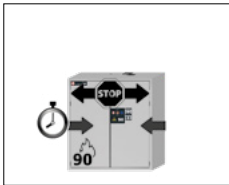


S90.129.120.WDAC

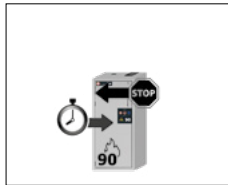


S90.129.060.WDAC
S90.129.060.WDACR



S90.196.060.FDAS
S90.196.060.FDASR
S90.196.060.MH.FDAS
S90.196.060.MH.FDASR
S90.196.060.075.FDAS
S90.196.060.075.FDASR

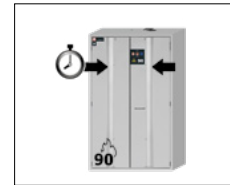

S90.196.120.FDAC
S90.196.120.MV.FDAC

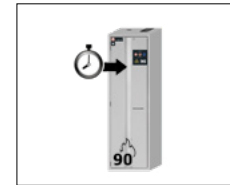

S90.196.060.FDAC
S90.196.060.FDACR
S90.196.060.075.FDAC
S90.196.060.075.FDACR


S-PHOENIX Vol.2-90




S90.196.120.FDAS
S90.196.120.MV.FDAS



S90.196.090.FWAS

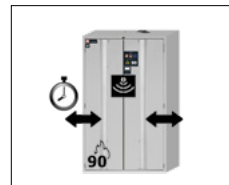

S90.196.120.FDAO

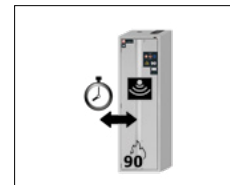

S90.196.060.FDAO
S90.196.060.075.FDAO




K-PHOENIX-30




K30.197.120.MV.FWAS
K30.197.120.MC.FWAS

K-PHOENIX-90

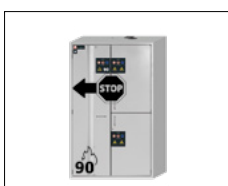

K90.196.120.MFFWAS
K90.196.120.MC.FWAS

K-PHOENIX Vol.2-90

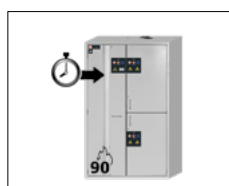

K90.196.120.MFFWAC
K90.196.120.MC.FWAC



XL-CLASSIC-90



XL90.222.155.WDAS



XL90.222.110.WDAS



„asecos GmbH“

Klientų aptarnavimo skyrius
Weiherfeldsiedlung 16–18
D-63584 Gründau

Faksas: +49 60 51 - 92 20-10
El. paštas: service asecos.com

Jūsų asmeniniai dokumentai, susiję su „asecos“ saugos spinta

Gerbiamas kliente,

, jūs įsigijote „asecos“ saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Pristatome jums naujovišką gaminį, pagamintą iš aukštos kokybės medžiagų ir garantuojantį aukščiausią kokybę.

„asecos“ saugos spintos turi išsamius tinkamumo naudoti dokumentus. Mes archyvuosime kiekvienos atskiros spintos tinkamumo naudoti dokumentus, kol prireikus (pvz., patikrinimo vietoje ar pan.) paprašysite jų iš mūsų naudodamiesi šia forma.

Tiesiog paimkite (nukopijuokite) šią formą ir atsiųskite mums ją faksu, nurodydami savo adresą ir spintos serijos numerį.

Pagarbiai
„asecos GmbH“

Kontaktai

Įmonės pavadinimas

Gatvė

Pašto kodas

Vieta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

El. paštas

Telefonas

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Saugos spintų serijos numeriai

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,

dėkojame, kad įsigijote mūsų įmonės saugos spintą – tai svarbi investicija į jūsų namų saugumą. Mūsų saugos spintos leidžia saugiai ir patogiai laikyti pavojingas medžiagas darbo vietoje.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Išsamiai susipažinkite su mūsų saugos spintų privalumais ir patogiomis naudojimo funkcijomis. Tai supaprastina kasdienį pavojingų medžiagų tvarkymą.


Dėkojame
Jūsų „asecos“ komanda

1. NURODYMAI • DIREKTYVOS • GARANTIJA	5
1.1. Bendrieji saugos nurodymai	5
1.2. Garantija	5
1.3. Informacija apie spintą	5
1.4. Ženklavimas ir simboliai ant spintos	6
2. TRANSPORTAS	6
2.1. Bendrieji nurodymai	6
2.2. Spintos apvertimas	6
3. ĮRENGIMAS • EKSPLOATAVIMAS • VEIKIMAS	7
3.1. Spintų išlyginimas	7
3.2. Eksploatavimas	8
3.3. Prijungimas prie maitinimo šaltinio	8
3.4. Apsaugos nuo pasvirimo įtaisas	8
4. ATIDARYMO IR UŽDARYMO MECHANIZMAI	9
4.1. Spintos atidarymas	9
4.2. Spintos uždarymas	9
4.3. Užraktas	10
4.4. Uždarymas su automatinio durų uždarymu: TSA	10
4.5. Uždarymas su automatinio durų uždarymu: jutiklis	11
5. VIDAUS ĮRANGA	11
5.1. Apatinis surinkimo padėklas	11
5.2. Perforuoto lakšto įdėklas	12
5.3. Lentynos (reguliuojamo aukščio)	12
5.4. Lentynos (fiksotos)	12
5.5. Padėklo lentynos (reguliuojamo aukščio)	12
5.6. Padėklo dugnas, kuriame nėra metalinių dalių	12
5.7. Grotelių lentynos (reguliuojamo aukščio)	13
5.8. Ištraukiamasis padėklas	13
5.9. Ištraukiamos lentynos (K-LINE modeliai)	15
5.10. Sandėliavimo dėžė	15
5.11. Lentynų sistema XL-LINE	15
5.12. Nuotėkis	16
6. SANDĖLIAVIMAS	16
6.1. Priešgaisrinės apsaugos įvorė	16
7. ĮŽEMINIMAS	16
7.1. Įžeminimo jungtis	17
7.2. Įžeminimas PREMIUM	17
7.3. Vidaus komponentų įžeminimas	18
8. VĖDINIMO SISTEMA	18
8.1. Priešgaisriniai vožtuvai XL-LINE	18
9. GAISRO ATVEJIS • ŠALINIMAS	18
9.1. Spintos atidarymas po gaisro	19
9.2. Šalinimas	19
10. SAUGOS PATIKRINIMAS	19
10.1. Bendra informacija	19
10.2. Nusidėvinčios dalys	19
11. TECHNINIS BRĖŽINYS	20
12. TECHNINIAI DUOMENYS	21
12.1. Lentelė „Techniniai duomenys“	21
12.2. Lentelė „Saugyklos talpa“	22

1.1. BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

- Laikykitės pavojingų medžiagų tvarkymui taikomų įstatymų ir teisės aktų bei šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
- Elektros sistemos darbus atjungus elektros įtampą turi atlikti kvalifikuoti elektrikai – taip pat žr. galiojančias nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatas, VDE nuostatas ir vietinio energijos tiekėjo taisykles.
- Būtina laikytis montavimo vietoje sąlygų (pvz., tvirtinti spintas prie pastato varžtais).
- Būtina laikytis techninio prižiūrėtojo nurodymų.
- Laikykitės nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatų ir darbo vietos direktyvų.
- Užtikrinkite, kad reikiamus saugos patikrinimus **atliktų tik įgalioti specialistai** naudodami **originalias atsargines dalis**.
- Spinta naudokite tik vadovaudamiesi instrukcijomis; pašaliniais asmenimis turi būti uždrausta prieiga prie spintos.
- Durų varstymo erdvė visada turi būti laisva, durys ir (arba) stalčiai turi būti uždaryti.
- Apmokytų ir (arba) įgaliotų specialistų pagalba išvengsite gedimų, pažeidimų ir korozijos, kurie gali atsirasti dėl netinkamo transportavimo.
- Laikykitės didžiausių leistinų sandėliavimo kiekių ribų, apkrovų ir t. t.
- Negalima statyti didesnių indų, nei telpa į apatinį surinkimo padėklą; išbėgusios pavojingos medžiagos turi būti nedelsiant surinktos ir pašalintos.
- Talpyklos su agresyviomis cheminėmis medžiagomis (rūgštimis ir šarmais) turi būti dedamos į specialias rūgščių ir šarmų spintas arba rūgščių ir šarmų skyrius.
- Siekiant išvengti sprogių atmosferų ir kenksmingų garų, primygtinai rekomenduojama užtikrinti pakankamą techninę ventilaciją. Laikykitės nurodymų dėl prijungimo prie ištraukiamojo oro sistemos.
- Prieš naudojimą ir (arba) laikymą patikrinkite spintos paviršiaus / vidaus komponentų atsparumą cheminei medžiagai.
- Prieš pirmą kartą pradėdamas naudoti saugos spintą, naudotojas turi apžiūrėti, ar ji nėra pažeista.

Montavimas ir aplinkos sąlygos

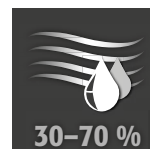

1.2. GARANTIJA

Dėl šio gaminio garantijos susitarėte jūs (klientas) ir jūsų specializuotas prekybos atstovas (pardavėjas). „asecos“, kaip gamintojas, suteikia 24 mėnesių garantiją naudojimo instrukcijoje išvardytiems gaminiams nuo pristatymo datos. Visus modelius, kaip su sauga susijusius įrenginius, kasmet turi patikrinti gamintojo įgalioti specialistai. Priešingu atveju kliento garantinė pretenzija gamintojui negalioja.

1.3. INFORMACIJA APIE SPINTĄ

Išsamią modelio apžvalgą rasite naudojimo instrukcijos pradžioje.

Spintos duomenys: žurnalas (pridedamas prie spintos)

Techninis brėžinys: priedas

Techniniai duomenys: lentelė priede

S-LINE ir XL-LINE

Spintos naudojamos nustatytam, pasyviam degių skysčių laikymui darbo patalpose pagal galiojančias nacionalines taisykles. Modeliai išbandyti, sertifikuoti ir paženklinėti pagal **EN 14470-1** reikalavimus.

K-LINE

Kairėje pusėje esantys spintos skyriai skirti nustatytam, pasyviam degių skysčių laikymui darbo patalpose pagal galiojančias nacionalines taisykles. Jie išbandyti, sertifikuoti ir paženklinėti pagal **EN 14470-1** reikalavimus. Dešinėje pusėje esantys spintos skyriai skirti atskiram agresyvių, nedegių pavojingų medžiagų (pvz., rūgščių ir šarmų) laikymui.

Modelių variantai .MV / .MH:

Spintos vidus su vertikalia (.MV) ir horizontalia (.MH) pertvara. Saugos spintoje galima atskirai laikyti pavojingas medžiagas dviejuose skyriuose. **Atkreipkite dėmesį:** skirtingos pavojingos medžiagos saugos spintoje turi būti laikomos atskirai, neatsižvelgiant į papildomus priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. Visada būtina laikytis draudimų kartu laikyti pavojingas medžiagas.

1.4. ŽENKLINIMAS IR SIMBOLIAI ANT SPINTOS

Ant spintos pritvirtinti įvairūs lipdukai su skirtingais simboliais. Toliau pateikiami atskirų ženklų ir iliustracijų paaiškinimai.



1 Draudimo ženklas: draudžiama naudoti atvirą liepsną; draudžiama naudoti ugnį, atvirą uždegimo šaltinį ir rūkyti



2 Įsakymo ženklas: būtina laikytis instrukcijų



3 Įsakymo ženklas: būtina laikyti uždarytas duris




4 Rekomendacija: rekomenduojama prijungti prie techninės vėdinimo sistemos.




5 Draudžiama apkrova: ant spintos viršaus negalima dėti jokių antstatų.



6 Leidžiama apkrova: ant spintos viršaus galima uždėti antstatą.

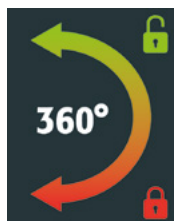


7 Kairės pusės durų varčioje: atidarymo ir uždarymo kryptis sukant raktą

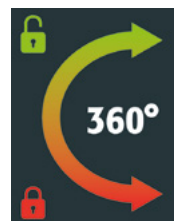

8 Dešinės pusės durų varčioje: atidarymo ir uždarymo kryptis sukant raktą

2. TRANSPORTAS

2.1. BENDRIEJI NURODYMAI

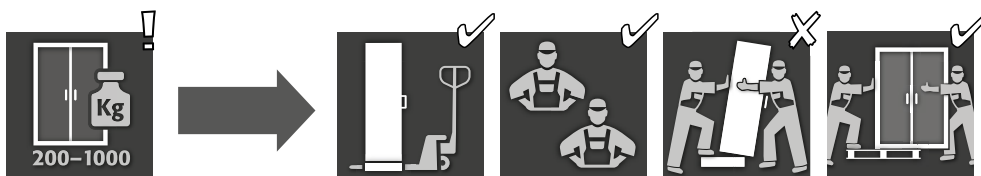

DĖMESIO:

Į galutinę montavimo vietą spintą transportuokite vertikalai su pririštu ir nuo slydimo apsaugotu krautuvu. Transportavimo fiksuojamasis, esančius durų jungtyse, galima nuimti tik tiesiogiai montavimo vietoje! Dėl netinkamo transportavimo gali būti paslėptai pažeista priešgaisrinė izoliacija! Galime užtikrinti reikiamą kokybę tik tuo atveju, jei spintą į naudojimo vietą transportuoja mūsų specialiai apmokyti darbuotojai.

2.2. SPINTOS APVERTIMAS



Taikoma tik S-LINE ir K-LINE modeliams



DĖMESIO:



Spintą galima paversti tik be trūkčiojimų!



DĖMESIO: XL-LINE

XL-LINE spintas galima transportuoti tik pastatytas. Draudžiama paversti spintą!

3.1. SPINTŲ IŠLYGINIMAS

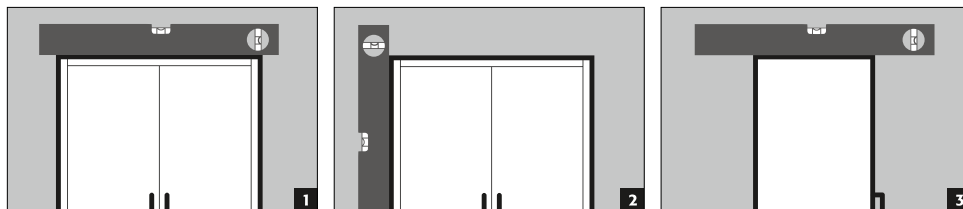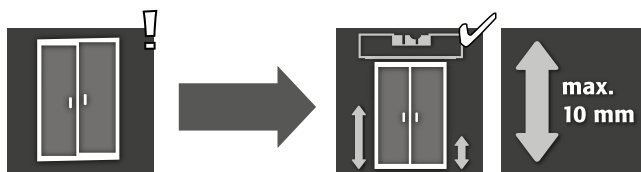

DĖMESIO:


Atidarant ir uždariant durų elementai neturi trintis į priešgaisrinius sandariklius, esančius durų staktoje! Automatinio uždarymo durys turi automatiškai užsidaryti iš bet kurios padėties, o spyną turi būti galima užrakinti!



NURODYMAS

Jei atstumas tarp durų ir grindų yra didesnis nei 40 mm ir mažesnis nei 120 mm, galima naudoti atitinkamas durų plokštes, kad būtų išvengta galimo pėdų prispaudimo pavojaus. Prie spintos modelio derančių plokščių galima nemokamai užsisakyti adresu: service@asecos.com.




S-LINE K-LINE

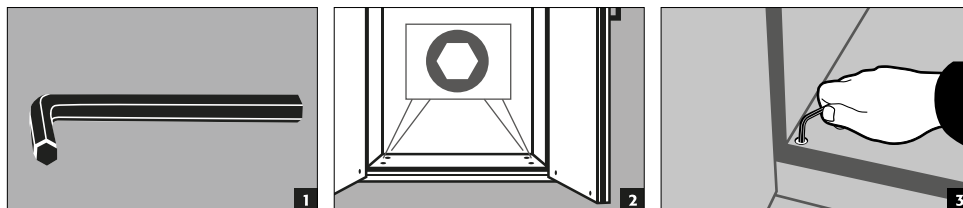



S-PHOENIX touchless-90



- 1 Atrakinti spintą ir atidaryti rankiniu būdu
- 2 Sureguliuoti spintą
- 3 Iš vidaus ištraukti maitinimo laidą
- 4 Leisti spintai užsidaryti savaime

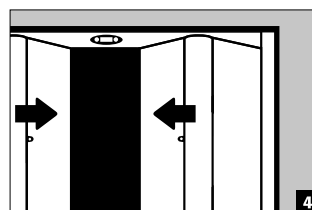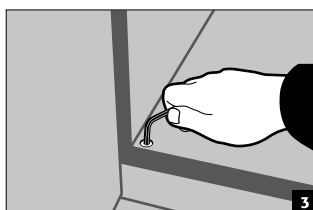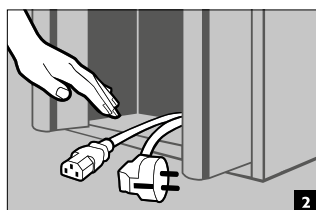

XL-LINE

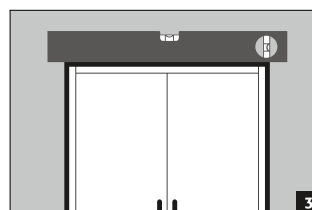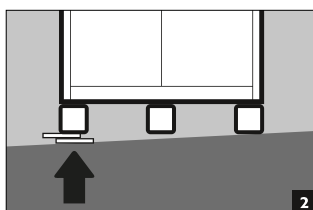


3.2. EKSPLOATAVIMAS

Prieš pradėdamas naudoti saugos spintą pirmą kartą, naudotojas turi patikrinti, ar ji nepažeista, pavyzdžiui, ar nėra sugedusių ar atsiskyrusių sandarinimo elementų, ar durų elementai (vyriai, užraktų sistemos, jei taikoma, durų pritraukimo mechanizmai ir durų atidarymo ribotuvai) teisingai sureguliuoti ir tinkamai veikia. Spintą ir priedus naudokite tik tada, jei jie yra tinkamos būklės.


3.3. PRIJUNGIMAS PRIE MAITINIMO ŠALTINIO

Priedai: 5 m šaltojo įrenginio maitinimo kabelis su apsauginiu kontaktiniu tinklo kištuku

S-PHOENIX touchless-90

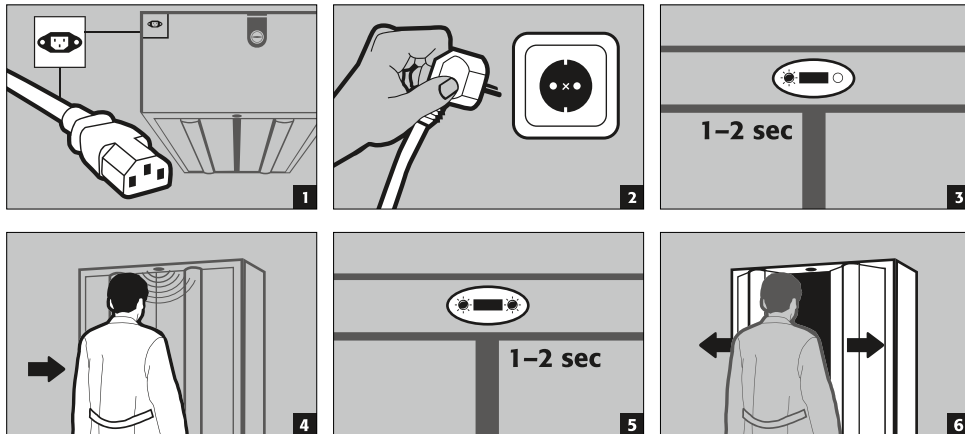

3.4. APSAUGOS NUO PASVIRIMO ĮTAISAS

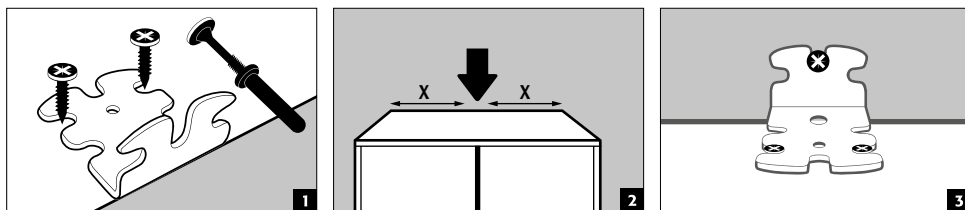




NURODYMAI

Jei spintose sumontuoti daugiau nei 6 ištraukiamieji padėklai arba daugiau nei vienas didelės apkrovos ištraukiamasis padėklas, jie turi būti patikimai pritvirtinti prie pastato sienos naudojant pridedamą apsaugos nuo pasvirimo įtaisą. Atsižvelgiant į sienos būklę, reikia parinkti tinkamą tvirtinimo medžiagą, kuri gali skirtis nuo pristatymo apimties.

4. ATIDARYMO IR UŽDARYMO MECHANIZMAI

LT

4.1. SPINTOS ATIDARYMAS

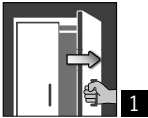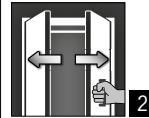




				
S-LINE				
S-CLASSIC-90	✓			
Su durų variantu WDAS	✓			
S-PEGASUS-90	✓	✓		
S-PHOENIX-90	✓			
S-PHOENIX Vol.2-90	✓	✓		
S-PHOENIX touchless-90			✓	
K-LINE				
K-PHOENIX-30				
Kairėje pusėje esantis skyrius	✓			
Dešinėje pusėje esantis skyrius	✓			
K-PHOENIX-90				
Kairėje pusėje esantis skyrius	✓			
Dešinėje pusėje esantis skyrius	✓			
K-PHOENIX Vol.2-90				
Kairėje pusėje esantis skyrius	✓			
Dešinėje pusėje esantis skyrius	✓			
XL-LINE				
XL-CLASSIC-90	✓			

1 Atskirų durų atidarymas rankiniu būdu.

2 Dviejų durų spintoms: abejos durys atidaromos rankiniu būdu viena ranka. Spintoje įrengta AGT sistema.

3 Automatinis durų atidarymas naudojant jutiklius.

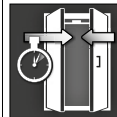4.2. SPINTOS UŽDARYMAS



					
S-LINE			A	B	
S-CLASSIC-90		✓			✓
Su durų variantu WDAS		✓			✓
S-PEGASUS-90		✓	✓		✓
S-PHOENIX-90		✓	✓		✓
S-PHOENIX Vol.2-90		✓	✓		✓
S-PHOENIX touchless-90				✓	✓
K-LINE					
K-PHOENIX-30					
Kairėje pusėje esantis skyrius		✓			✓
Dešinėje pusėje esantis skyrius		✓			✓
K-PHOENIX-90					
Kairėje pusėje esantis skyrius		✓			✓
Dešinėje pusėje esantis skyrius	✓				✓
K-PHOENIX Vol.2-90					
Kairėje pusėje esantis skyrius		✓	✓		✓
Dešinėje pusėje esantis skyrius	✓				✓
XL-LINE					
XL-CLASSIC-90		✓			✓

- 1** Durų uždarymas tik rankiniu būdu
- 2** Nuolat savaime užsidarančios durys arba durys, savaime užsidarančios po to, kai atlaisvinamas durų atidarymo ribotuvais
- 3** Automatinis durų uždarymas
- A** Automatinė durų uždarymo sistema TSA
- B** Per jutiklio aptikimą

Daugiau funkcijų

- 4** Durys su atidarymo ribotuvais
- 5** **Terminis atleidimas:** kilus gaisrui, durys užsidaro automatiškai.

4.3. UŽRAKTAS

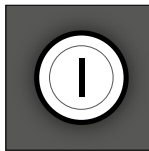	 1	 2
S-LINE		
S-CLASSIC-90		✓
S-PEGASUS-90		✓
S-PHOENIX-90		✓
S-PHOENIX Vol.2-90		✓
S-PHOENIX touchless-90		✓
K-LINE		
K-PHOENIX-30		
Kairėje pusėje esantis skyrius	✓	
Dešinėje pusėje esantis skyrius	✓	
K-PHOENIX-90		
Kairėje pusėje esantis skyrius		✓
Dešinėje pusėje esantis skyrius	✓	
K-PHOENIX Vol.2-90		
Kairėje pusėje esantis skyrius		✓
Dešinėje pusėje esantis skyrius	✓	
XL-LINE		
XL-CLASSIC-90	✓	
1 Cilindrinė spyna		
2 Profilio cilindras		



DĖMESIO:

Jei nesuteikiama prieiga prie spintos turinio, savininkas ir (arba) naudotojas turi užtikrinti, kad visos durys būtų uždarytos. Iš esmės reikia atkreipti dėmesį, kai spintose nėra avarinio atidarymo įtaiso, t. y. įstrigę asmenys negali savarankiškai išsilaisvinti!


4.4. UŽDARYMAS SU AUTOMATINIU DURŲ UŽDARYMU: TSA




DĖMESIO:

Durys užsidaro automatiškai. Laiką, kol durys užsidarys, galima individualiai nustatyti skiriamąja jungtimi (iš anksto nustatyta 60 sekundžių). Nespauskite durų rankomis, nes galite sugadinti mechaniką!

Eiga

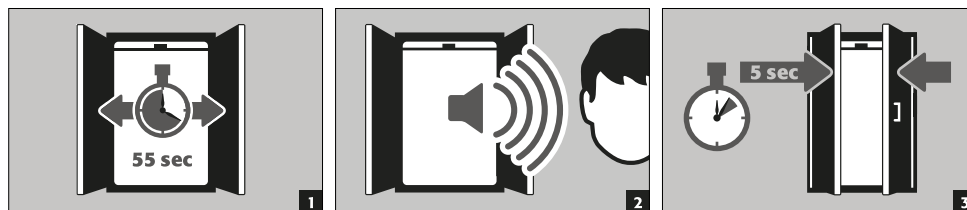


Uždarymo laiko keitimas naudojant skiriamąjį jungtį

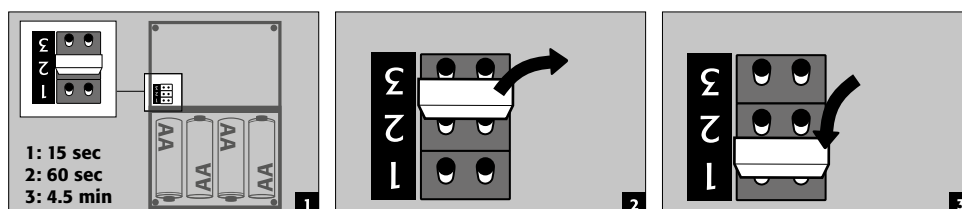

DĖMESIO:


Ant korpuso esantis elektros laidas neturi liestis su spintos užrakto jungtimi!

Baterijos keitimas

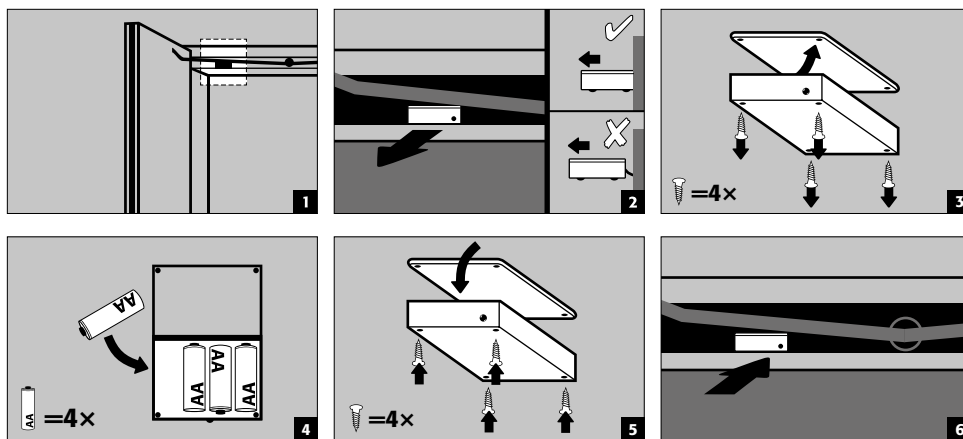


4.5. UŽDARYMAS SU AUTOMATINIŲ DURŲ UŽDARYMU: JUTIKLIS

S-PHOENIX touchless-90

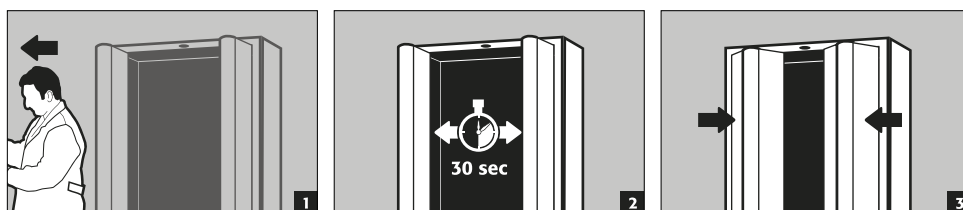

Patekimas į jutiklio zoną uždarymo metu

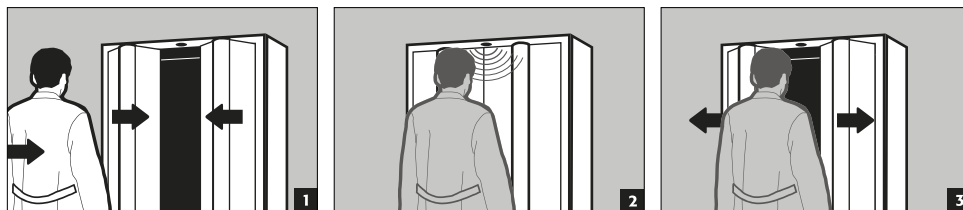


DĖMESIO: Durys uždaromos tik mechaniškai ir tik labai maža uždarymo spyruoklės jėga. Todėl rankų kišimas į spintą spintos uždarymo metu nėra pavojingas ir nekelia pavojaus susižeisti.

5. VIDAUS ĮRANGA




DĖMESIO: Laisvosios dalys (pvz., įdedami padėklai) visada turi būti iki galo sumontuotos ir (arba) įdėtos, kad kilus gaisrui būtų užtikrintas saugus spintos durelių uždarymas.

5.1. APATINIS SURINKIMO PADĖKLAS

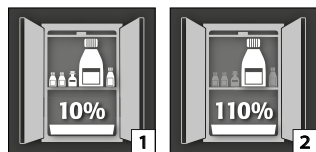

Pagal EN 14470-1:į apatinį surinkimo padėklą turi būti surenkama ne mažiau kaip 10 % visų spintoje laikomų talpyklų tūrio [1], arba ne mažiau kaip 110 % didžiausios atskiros talpyklos tūrio [2], atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra didesnis.


5.2. PERFORUOTO LAKŠTO ĮDĖKLAS

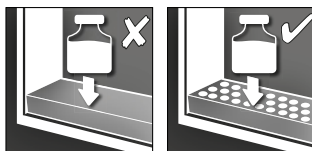

Skirtas naudoti kaip pastatymo vieta apatiniame surinkimo padėkle


5.3. LENTYNOS (REGULIUOJAMO AUKŠČIO)

S-LINE
K-LINE (kairėje pusėje
esantis skyrius)

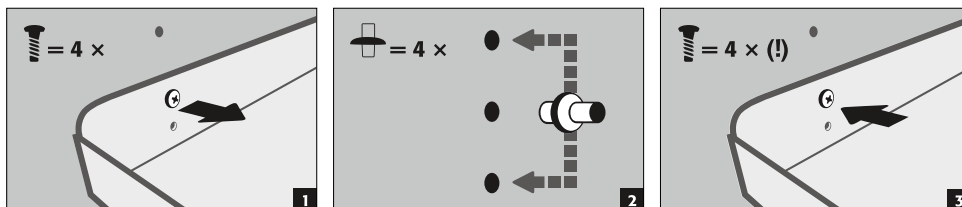

5.4. LENTYNOS (FIKSUOTOS)


XL-LINE

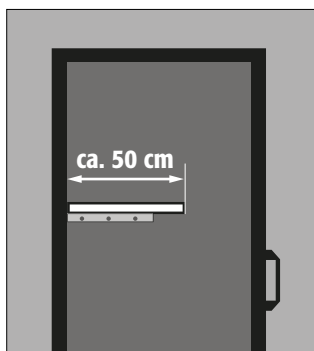

- Skyrius pagrindas gamykloje sumontuojamas fiksuotoje padėtyje.
- Montuojama naudojant papildomus atraminius laikiklius ant šoninių sienų ir galinės sienos.
- Šoninėse sienose ir galinėje sienoje nėra tinklelio skylių.
- Jei vietoje prireikia kitokios nei gamykloje nustatytos padėties, atraminius laikiklius reikia perkelti į reikiamą aukštį ir vėl atitinkamai prisukti.

5.5. PADĖKLO LENTYNOS (REGULIUOJAMO AUKŠČIO)

S-LINE
K-LINE (kairėje pusėje
esantis skyrius)

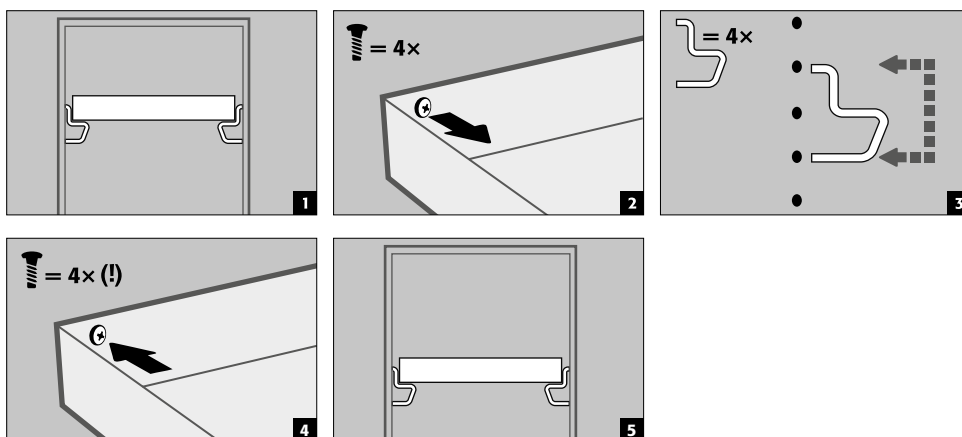

5.6. PADĖKLO DUGNAS, KURIAME NĖRA METALINIŲ DALIŲ

Taikoma S-LINE ir K-LINE 30 tipo spintų modeliams (dešinėje pusėje esantis skyrius, skirtas nedegiems skysčiams).

- Tinka laikyti nedidelį kiekį degių, šiek tiek agresyvių pavojingų medžiagų.
- Surinkimo padėklą pagrindas montuojamas gamintojo nustatytose spintos vietose. PP plastiko padėklas dedamas ant įdėdamo pagrindo su apsauga nuo ištraukimo.




DĖMESIO:

Saugos spintų padėklų, kuriuose nėra metalinių dalių, aukštį vietoje gali reguliuoti tik įgalioti „asecos“ darbuotojai, nes tam reikia atlikti papildomus montavimo darbus!

5.7. GROTELIŲ LENTYNOS (REGULIUOJAMO AUKŠČIO)

S-LINE

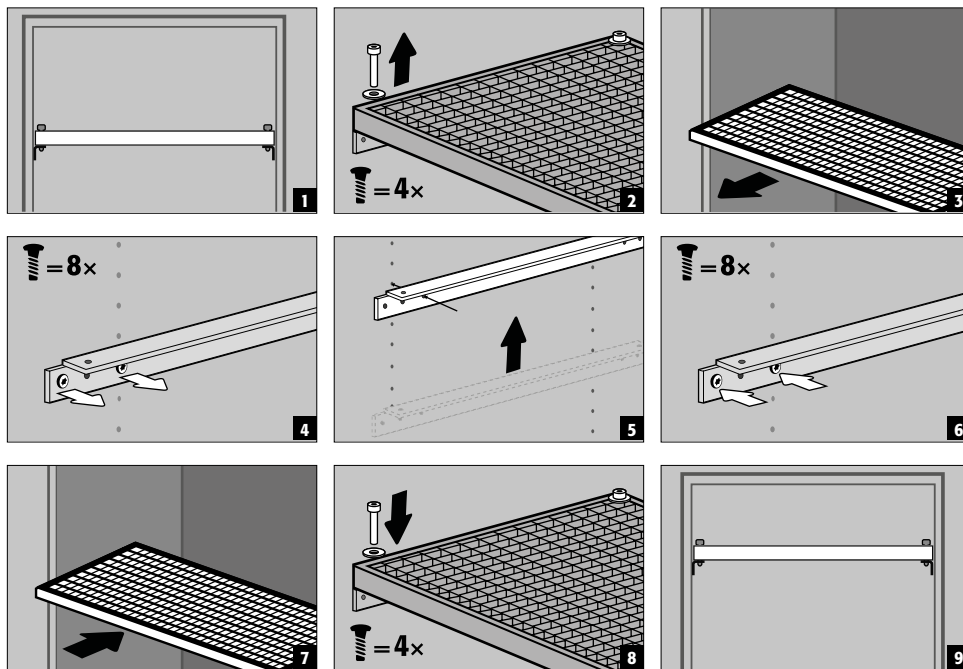


5.8. IŠTRAUKIAMASIS PADĖKLAS



S-LINE modeliai, kurių korpuso plotis 120 arba 90 cm (versija be vidurinės sienelės)

Prieš pirmą kartą naudojant ir užpildant spintą, apatinį padėklą reikia papildomai apsaugoti su apsauga nuo netyčinio ištraukimo.

Žemiausio ištraukimo lygio apsaugojimas nuo galimo ištraukimo

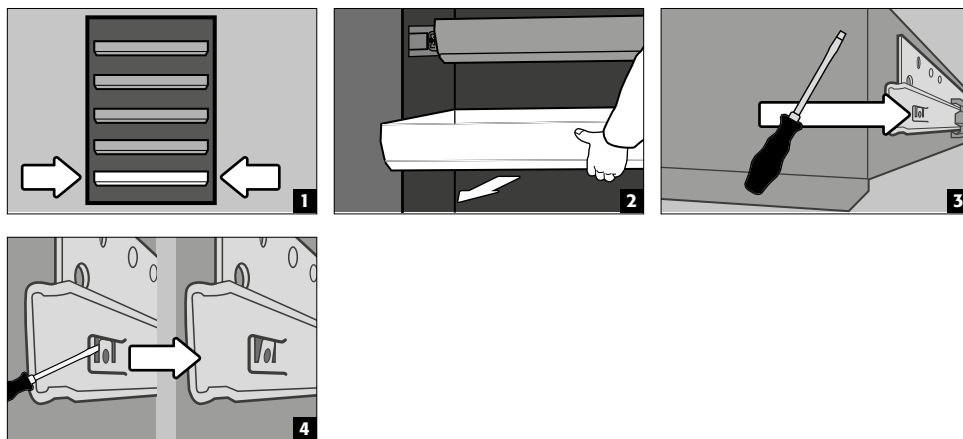


NURODYMAS:

Priklausomai nuo skaičiaus, ištraukiami padėklai gamykloje įrengiami fiksuotose spintos vietose. Specialius skyrius galima įrengti už papildomą mokestį, atsižvelgiant į technines galimybes.


2 durų spintų modeliai S-LINE

- **Įprastas naudojimas:** rankomis ištraukite ištraukiamą padėklą iš spintos ir vėl jį įstumkite atgal.
- **Gaisro atvejis:** terminis atleidimas, ištrauktas ištraukiamasis padėklas automatiškai įtraukiamas į spintą

Įprastinio veikimo režimas

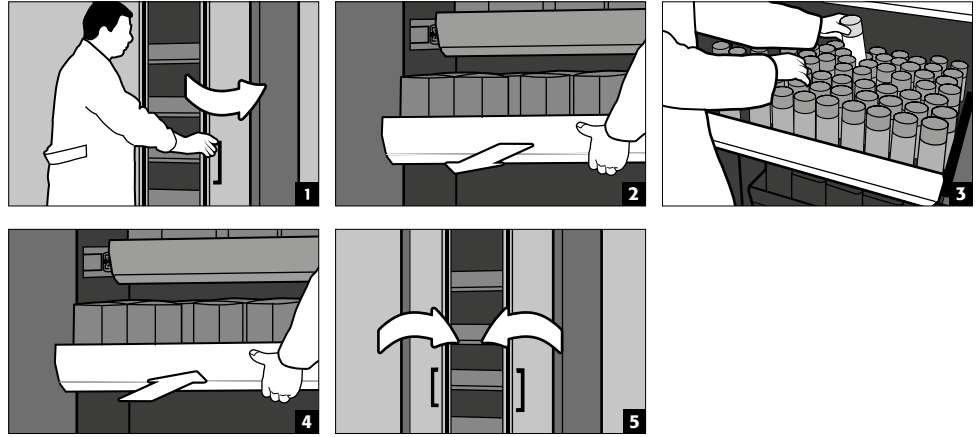

Gaisro atvejis

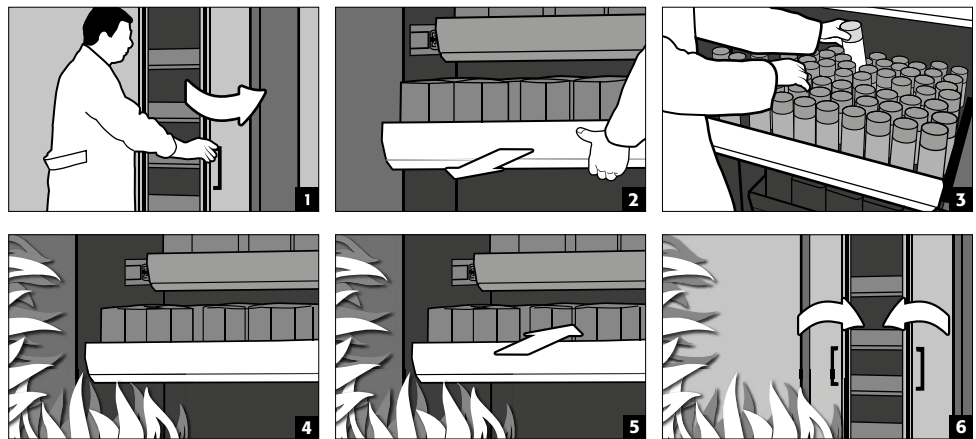


DĖMESIO:

Sumontavus antrąjį didelių apkrovų ištraukiamą padėklą, spintos turi būti pritvirtintos prie pastato sienos naudojant pridedamas dalis, kad neapvirstų. Tvirtinimo elementus (kaiščius ir varžtus) gali tekti rinktis atsižvelgiant į montavimo vietos konstrukcines sąlygas.

1 durų spintos modeliai S-LINE

2 durų spintos modeliai K-LINE (kairėje pusėje esantis skyrius, skirtas degiesiems skysčiams)

- **Įprastas naudojimas:** rankomis ištraukite ištraukiamą padėklą iš spintos. Kai tik ištraukiamas padėklas paleidžiamas, jis automatiškai įtraukiamas į spintą su tam tikru uždelsimu.

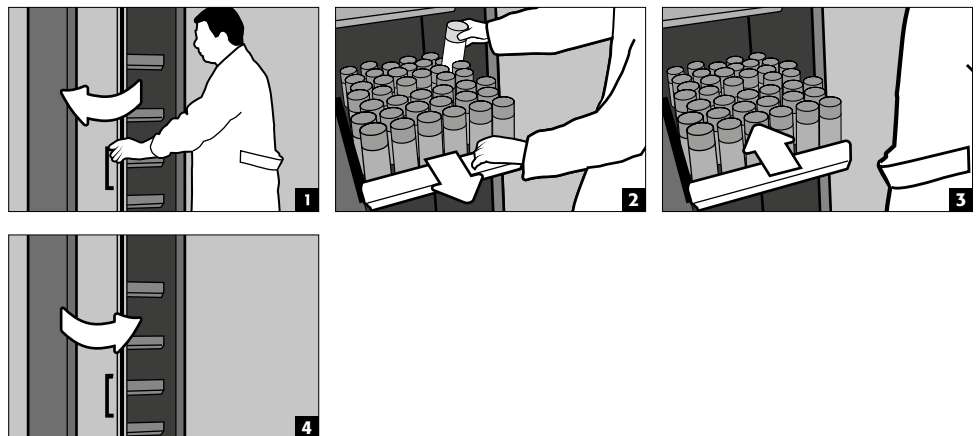


DĖMESIO:

Saugos spintų ištraukiamųjų dalių aukštį gali reguliuoti tik įgalioti „asecos“ darbuotojai, nes gaisro atveju turi būti užtikrintas saugus ištraukiamosios dalies įtraukimas!

5.9. IŠTRAUKIAMOS LENTYNOS (K-LINE MODELIAI)

Dešinėje pusėje esantis skyrius (skirtas nedegioms pavojingoms medžiagoms, pvz., rūgštims ir šarmams)


- Ištraukiamos lentynos yra tvirtai įmontuotos į spintą ir turi apsaugą nuo ištraukimo.
- Po naudojimo juos reikia rankomis įstumti į spintą.
- Spintos su ištraukiamomis lentynomis turi būti pritvirtintos prie sienos apsauginiais įtaisais nuo apvirtimo!

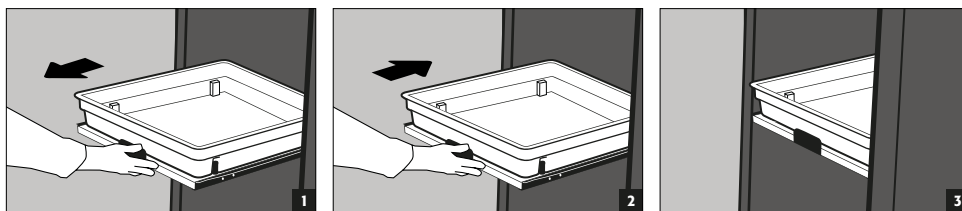


5.10. SANDĖLIAVIMO DĖŽĖ

Atskirai užrakinama, kad spintoje būtų galima atskirai laikyti nedidelius cheminių medžiagų kiekius.

- Sandėliavimo dėžė turi būti pastatyta ant skyriaus pagrindo ir gamykloje prisukama prie šoninės sienelės. Standartiškai montuojama viršutinis skyriaus pagrindas spintoje.

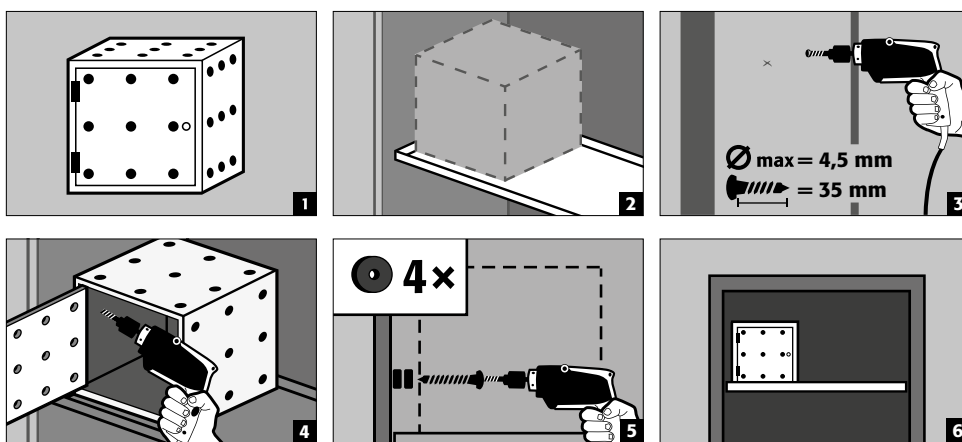

5.11. LENTYNŲ SISTEMA XL-LINE

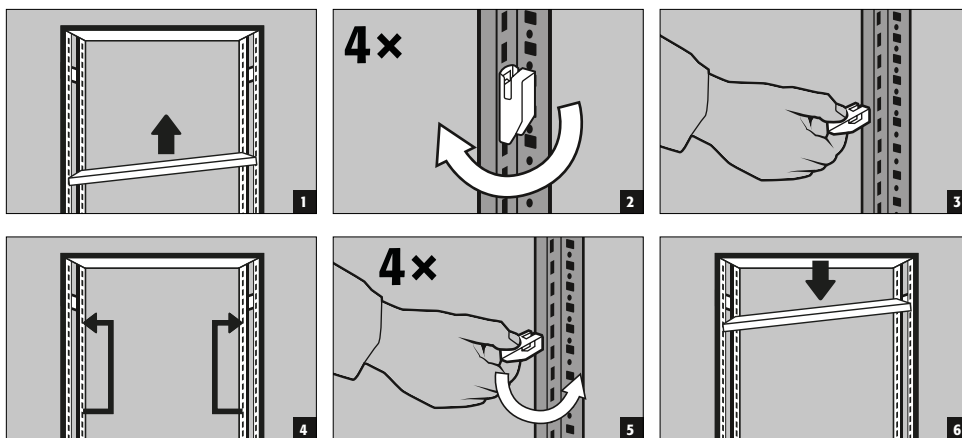



DĖMESIO:

Skyriaus pagrindo apkrova (gylis 600 ir 800 mm) = 240 kg
 Lentynų bloko apkrova (lentynų gylis 600 mm ir 800 mm) = 1 600 kg


Nurodyta maksimali skyriaus pagrindo apkrova [Q] taikoma tolygiai paskirstytoms apkrovoms.
 Lentynų apkrovų suma [ΣQ] lentynų bloke turi būti mažesnė arba lygi nurodytai bloko apkrovai [Qmax].

5.12. NUOTĖKIS



NURODYMAS

Skystis, patekęs į apatinį / stalčių / ištraukiamą padėklą ir į ištraukiamos lentynos padėklą, turi būti sugeriamas nedelsiant ir tinkamomis priemonėmis. Priemonės pasirenkamos savarankiškai, atsižvelgiant į išsiliejusią cheminę medžiagą.

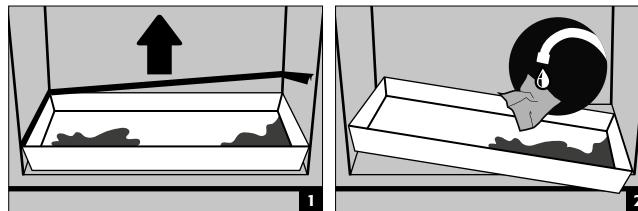

6. SANDĖLIAVIMAS

Pasyviam degių skysčių laikymui darbo patalpose

- Talpyklos su agresyviomis cheminėmis medžiagomis (rūgštimis ir šarmais) turi būti dedamos į specialias rūgščių ir šarmų spintas arba rūgščių ir šarmų skyrius.



DĖMESIO:

Laikomi koroziją sukeliantys skysčiai gali pabloginti tiekiamo ir ištraukiamo oro uždarymo įtaisų veikimą gaisro atveju.

6.1. PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS ĮVORĖ


Pasirinktinai galima įsigyti priešgaisrinę įvorę, per kurią galima praveisti vamzdžius, žarnas ir kabelius, laikantis išbandyto saugos spintos atsparumo ugniai reikalavimų.

Norėdami gauti informacijos apie leistinas įvorių zonas, didžiausius leistinus kabelių skersmenis ir daugiau informacijos, kreipkitės į mus.

7. ĮŽEMINIMAS



Priklausomai nuo konkretaus kliento saugos spintos naudojimo, gali prireikti įžeminimo jungties. Atitinkamas sprendimas priimamas atlikus kliento rizikos vertinimą.

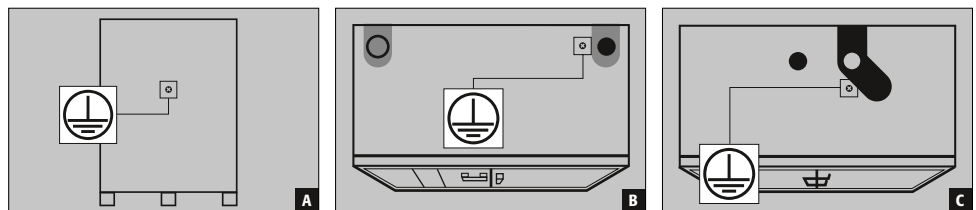

A Galinė dalis: XL-LINE



B Viršutinė dalis: K-PHOENIX-30

C Viršutinė dalis: „S-LINE 90 Minuten“ | „K-LINE 90 Minuten“

7.1. ĮŽEMINIMO JUNGTIS

Visi modeliai turi įžeminimo jungtį. Spintos korpusas (šoninės ir viršutinės plokštės) metaliniu laidumu tarpusavyje sujungtos įžeminimo jungtimi. Įžeminimo jungtis yra paruošta, kad vietoje būtų galima įrengti lygiavertį potencialų sujungimą.

- „**XL-LINE**“: surinkta gamykloje
- **K-LINE / S-LINE 90**: pridamas prie gaminio ir turi būti sumontuotas tinkamoje viršutinės dalies vietoje.

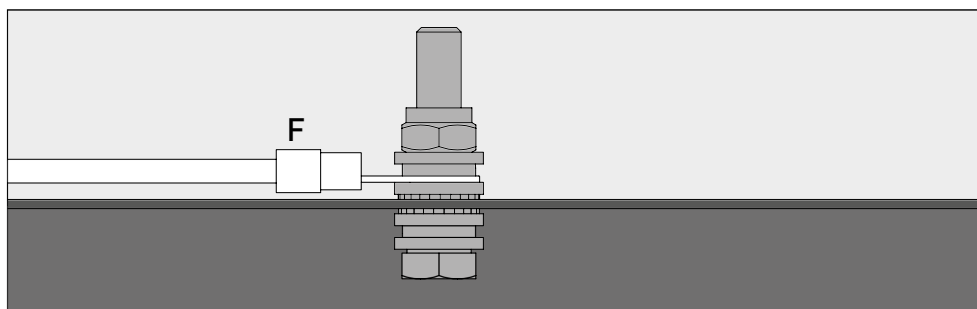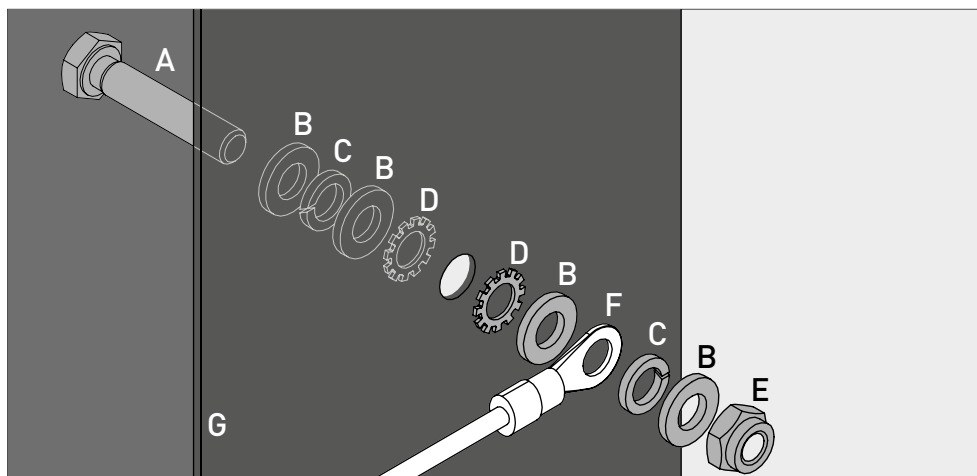

Paaiškinimai	
A 1 × varžtas M6×30 (DIN 933)	E 1 × veržlė su prispaudimo dalimi (DIN 985)
B 4 × poveržlė Ø 6,4 (DIN 125)	F įžeminimo kabelis su žiediniu kabelio antgaliu (prijungimas vietoje)
C 2 × spyruoklinė poveržlė Ø 6,4 (DIN 7980)	G Lakštinio metalo detalė ant saugos spintos
D 2 × dantyta fiksavimo poveržlė Ø 6,4 (DIN 6798)	

7.2. ĮŽEMINIMAS PREMIUM

Galima įsigyti tik kartu su gamykloje montuojama spinta.

Pasirinktinai už papildomą mokesť spintos gali būti įrengtos kaip nurodyta toliau:

S-LINE

Papildomas metalinis laidas durų lakštinių plokščių, durų rankenų ir grindjuostės sujungimas su korpusu

- Modeliai su varstomomis durimis: prekės kodas 39559 (HFE.34091)
- Modeliai su sulankstomomis durimis: prekės kodas 39554 (HFE.34090)

K-LINE

Papildomas metalinis laidas durų lakštinių plokščių, durų rankenų ir grindjuostės sujungimas su korpusu

- Visi modeliai: prekės kodas 39554 (HFE.34090)

XL-LINE

Papildomas metalinis laidas durų lakštinių plokščių, grindjuostės ir, jei yra, transportavimo cokolio prijungimas prie spintos karkaso.

- Visi modeliai: prekės kodas 39617 (HFE.34146)

7.3. VIDAUS KOMPONENTŲ ĮŽEMINIMAS

Papildomai už papildomą mokestį spintose galima įrengti vidaus komponentų įžeminimo jungtį

S-LINE

- Vidinis įžeminimo antgalis su jungtimi prie centrinio įžeminimo jungties taško ant spintos lubų.
- su vienu įžeminimo laidu ir įžeminimo gnybtu – prekės kodas 28056 (HFE.11051)
- Papildomas įžeminimo laidas su įžeminimo gnybtu kitam sandėliavimo lygiui įžeminti – prekės kodas 33987 (HFE.29665)

K-LINE

- Įžeminimo antgalis kairiojo skyriaus viduje su jungtimi prie centrinio įžeminimo jungties taško ant spintos lubų.
- su vienu įžeminimo laidu ir įžeminimo gnybtu – prekės kodas 28056 (HFE.11051)
- Papildomas įžeminimo laidas su įžeminimo gnybtu kitam sandėliavimo lygiui įžeminti – prekės kodas 33987 (HFE.29665)

XL-LINE

- Spintos standartiškai turi iki trijų įžeminimo laidų su įžeminimo gnybtu viduje. Įžeminimo kabeliai gamykloje montuojami įžeminimo jungties taške, esančiame ant galinės spintos sienelės.

8. VĒDINIMO SISTEMA



NURODYMAI

Priešgaisriniai vožtuvai, esantys ištraukiamo ir tiekiamo oro jungčių srityje, yra saugos ir techninės priežiūros reikalaujantys komponentai.


Laikant koroziją sukeliančias pavojingas medžiagas gali sutrikti tiekiamo ir ištraukiamo oro uždarymo įtaisų veikimas. Kad būtų galima patikrinti tinkamą veikimą arba pakeisti sugedusį elementą, atkreipkite dėmesį į tai, kad jungiant prie ištraukiamo oro sistemos būtų naudojamos lanksčios jungiamosios žarnos arba stumdomos dalys, kad ištraukiamo oro jungtį būtų galima lengvai išmontuoti ir vėl sumontuoti.

- Jei įrengti, reikia patikrinti, ar tinkamai prijungti prie vėdinimo sistemos (pvz., naudojant dūmų vamzdelį).
- Visus modelius galima prijungti prie techninės ištraukiamo oro sistemos per ištraukiamo oro antgalį. Oro apykaita, maksimalus slėgių skirtumas ir išmetamojo oro ortakai nurodyti galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose.



Iš esmės šiuos modelius galima eksploatuoti be techninio vėdinimo, tačiau tiesioginė spintos aplinka gali tapti potencialiai sprogia zona. Naudotojas turi pritvirtinti prie spintos etiketę, jei ji bus eksploatuojama be ištraukiamo oro jungties.

8.1. PRIEŠGAISRINIAI VOŽTUVAI XL-LINE

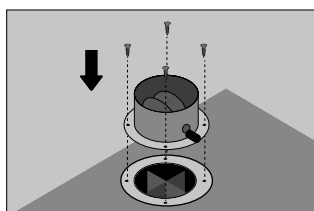

Sumontavus saugos spintą naudojimo vietoje, prie spintoje esančių priešgaisrinių vožtuvų (transportuojant jie išmontuojami, kad būtų apsaugoti nuo sugadinimo) reikia vėl pritvirtinti oro tiekimo ir ištraukimo angas. Vožtuvai turi būti sumontuoti ir tuo atveju, jei saugos spinta nebus techniškai vėdinama! Norint sumontuoti vožtuvus (žr. paveikslėlį), juos reikia įstatyti į esamas oro tiekimo ir ištraukimo angas ir prisukite prie spintos viršutinės dalies naudojant pridamus varžtus (po 4 kiekvienam vožtuvui).

9. GAISRO ATVEJIS - ŠALINIMAS



9.1. SPINTOS ATIDARYMAS PO GAISRO



DĖMESIO:

Spinta gali atidaryti tik įgalioti darbuotojai (pvz., ugniagesiai)!

Priklausomai nuo gaisro trukmės, gali susidaryti degus garų ir oro mišinys, todėl prieš atidarydami spintas pašalinkite visus uždegimo šaltinius 10 metrų spinduliu nuo spintos.

Naudokite tik nekibirkščiuojančius įrankius!

Labai atsargiai atidarykite spintas!

9.2. ŠALINIMAS



Modelius galima išardyti ir rūšiuoti, kad juos būtų galima utilizuoti.

10. SAUGOS PATIKRINIMAS

10.1. BENDRA INFORMACIJA

Spintos, kaip su sauga susiję įrenginiai, turi būti tikrinamos bent kartą per metus (pagal Darbo vietų reglamento 4 straipsnio 3 dalį, Darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reglamento 10 straipsnį ir Darbdavių civilinės atsakomybės draudimo asociacijos taisyklę DGUV-R 108-007). Kito patikros terminą rasite patikrinimo lipduke, esančiame išorinėje durų pusėje. Šią metinę patikrą gali atlikti tik įgaliotas „asecos“ darbuotojas, laikydamasis būtinų atsargumo reikalavimų ir siekdamas užtikrinti jūsų garantines pretenzijas gaisro atveju (taip pat žr. mūsų techninio aptarnavimo brošiūrą).

Be to, rekomenduojame patiems kasdien ir kas mėnesį atlikti veikimo patikrą:

Kasdienė veikimo patikra

- turėtų būti taikoma surinkimo padėklams (užfiksuoti ir pašalinti visus galimus nuotėkius).

Mėnesinė veikimo patikra

- nepriekaištingas durų veikimas:
 - vyriai
 - užraktų sistemos
 - durų pritraukimo mechanizmai
 - durų atidarymo ribotuvai
- tinkamas priešgaisrinių sandariklių vieta ir būklė

Valymas

Spintas galima valyti švelniu buitiniu valikliu ir minkšta šluoste.

Gedimo atvejis

Gedimo atveju kreipkitės į „asecos“ techninio aptarnavimo tarnybą arba specializuotą prekybos atstovą, kad spinta būtų suremontuota naudojant originalias dalis.

10.2. NUSIDĖVINČIOS DALYS

Įvairūs su sauga susiję saugos spintos komponentai yra nusidėvinčios dalys ir turi būti reguliariai keičiamos „asecos“ techninio aptarnavimo tarnybos. Saugos spintos dalių sąrašą galima gauti pateikus užklausą: service@asecos.com.




KONTAKTAI

Jei nustatėte defektų ar turite skundų dėl mūsų gaminių (tiek per garantinio aptarnavimo laikotarpį, tiek jam pasibaigus), norėdami paprašyti atlikti saugos patikrinimą arba sudaryti techninio aptarnavimo sutartį, kreipkitės į mūsų aptarnavimo karštąją liniją adresu:

Tel: +49 1805 92 20 92


(14 ct už minutę, skambinant iš „Deutsche Telekom AG“ fiksuotojo tinklo. Skambučiams iš mobiliojo ryšio tinklo gali būti taikomos kitokios kainos)

11. TECHNINIS BRĖŽINYS

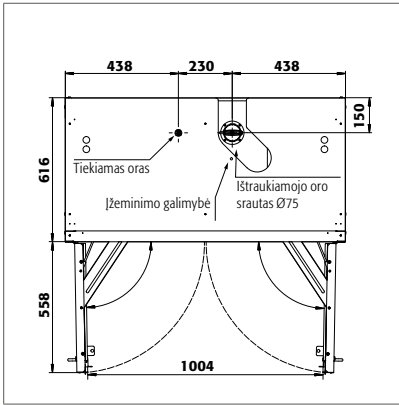


S90.196.120
S90.196.120.MV.WDAS
S90.129.120.WDAS

S90.196.120.WDAS
S90.129.120
S90.129.120.WDAC

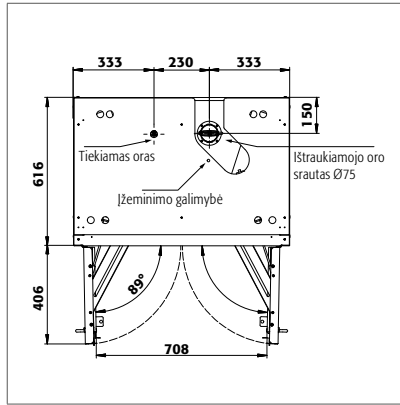


S90.196.090

S90.196.090.WDAS

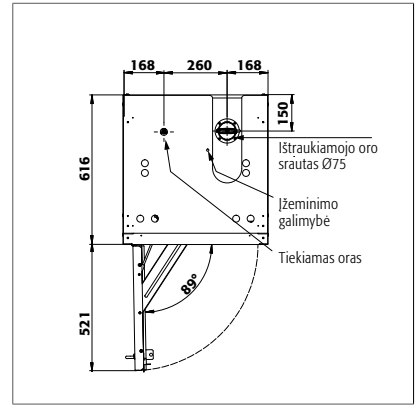


S90.196.060
S90.196.060.R
S90.196.060.MH.WDAS
S90.129.060
S90.129.060.R
S90.129.060.WDAC

S90.196.060.WDAS
S90.196.060.WDASR
S90.196.060.MH.WDASR
S90.129.060.WDAS
S90.129.060.WDASR
S90.129.060.WDACR

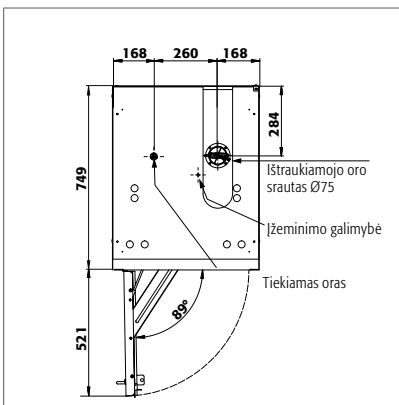


S90.196.060.075.WDAS

S90.196.060.075.WDASR

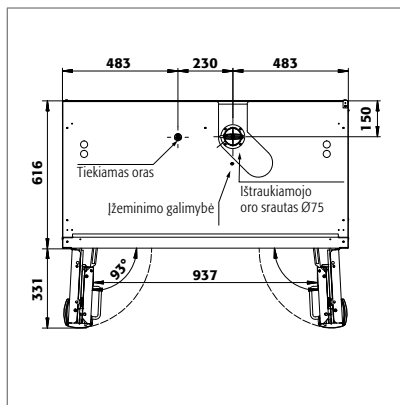


S90.196.120.FDAS
S90.196.120.FDAC
S90.196.120.FDAO

S90.196.120.MV.FDAS
S90.196.120.MV.FDAC

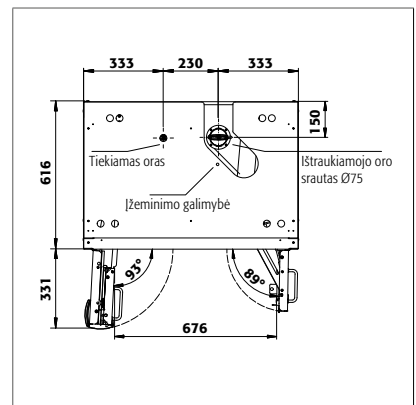


S90.196.090.FWAS

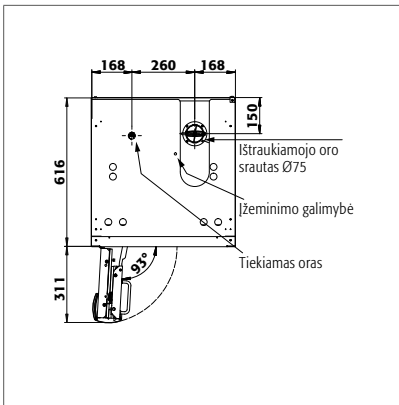


S90.196.060.FDAS
S90.196.060.MH.FDAS
S90.196.060.FDAC
S90.196.060.FDAO

S90.196.060.FDASR
S90.196.060.MH.FDASR
S90.196.060.FDACR

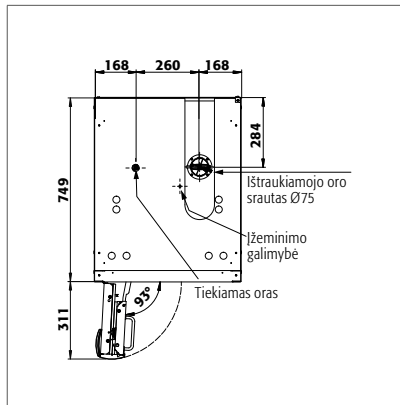


S90.196.060.075.FDAS
S90.196.060.075.FDAC
S90.196.060.075.FDAO

S90.196.060.075.FDASR
S90.196.060.075.FDACR

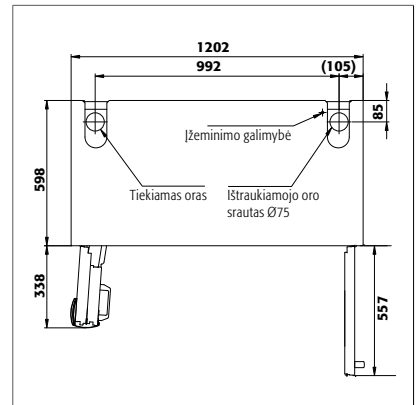


K30.197.120.MC.FWAS

K30.197.120.MV.FWAS

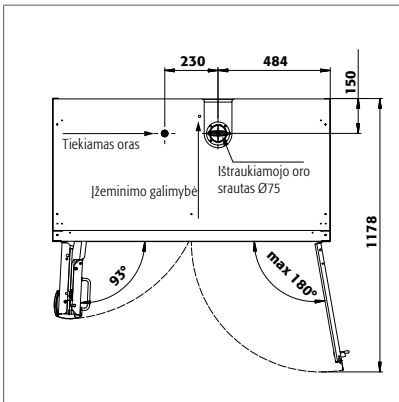


K90.196.120.MF.FWAS
K90.196.120.MF.FWAC

K90.196.120.MC.FWAS
K90.196.120.MC.FWAC

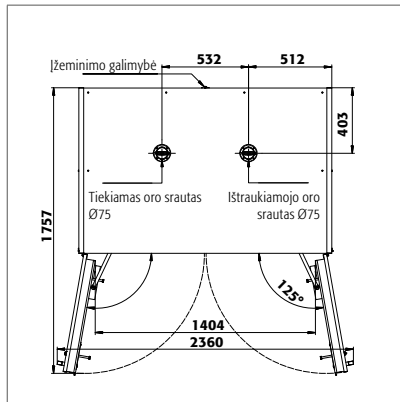

XL90.222.155.WDAS

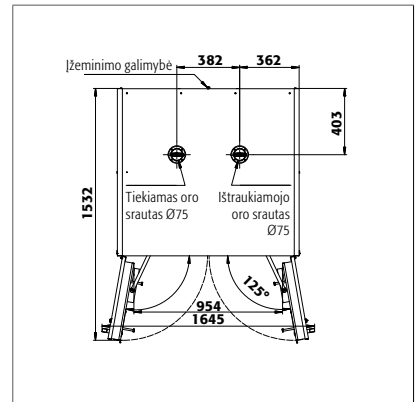

XL90.222.110.WDAS

12.1. LENTELĖ „TECHNINIAI DUOMENYS“

Ploto apkrova nustatoma pagal visą spintos svorį (tuščia spinta ir apkrova) padalijus iš naudojamo ploto. Ji apskaičiuojamas spintos plotį padauginus iš gylio (spintos gylio ir 1 000 mm ploto priešais ją suma). Naudojimo instrukcijoje nurodyta ploto apkrova yra teorinė vertė, nes nurodyta apkrova yra didžiausia leistina spintos konstrukcijos vertė. Apskaičiuojant individualią ploto apkrovą visada turi būti atsižvelgiama į faktinę apkrovą (vėdaus komponentų svorį ir sandėliuojamų talpyklų svorį).

Teorinės ploto apkrovos skaičiavimo modelio S90.196.120 PAVYZDYS:

Spintos svoris:	420 kg
Apkrova	600 kg
Įtraukimo plotas:	1200 mm × (616+1000) mm
Apskaičiavimas:	$\frac{420+600 \text{ kg}}{1,2 \text{ m} \times 1,616 \text{ m}} = \frac{1020 \text{ kg}}{1,939 \text{ m}^2} = 526 \text{ kg}$

Lentelės „Techniniai duomenys“ paaiškinimai

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Išoriniai matmenys P x G x A | 5 Didžiausia apkrova (kg) |
| 2 Vidiniai matmenys P x G x A | 6 Ploto apkrova (kg/m ²) |
| 3 Tipu klasė | 7 Tūris esant 10 kartų oro apykaitai (m ³ /h) |
| 4 Bendras svoris be apkrovos (kg) | 8 Diferencinis slėgis pasikeitus oro kiekiui 10 kartų EK5/AK4 09-10 (Pa) |

S-LINE								
	1	2	3	4	5	6	7	8
S90.196.120	1196 x 616 x 1968 mm	1050 x 524 x 1742 mm	90	420	600	528	10	5
S90.196.120.WDAS	1196 x 616 x 1968 mm	1050 x 524 x 1742 mm	90	420	600	528	10	5
S90.129.120	1196 x 616 x 1298 mm	1050 x 524 x 1072 mm	90	270	600	450	6	5
S90.129.120.WDAS	1196 x 616 x 1298 mm	1050 x 524 x 1072 mm	90	270	600	450	6	5
S90.129.120.WDAC	1196 x 616 x 1298 mm	1050 x 524 x 1072 mm	90	270	600	450	6	5
S90.196.120.FDAS	1196 x 616 x 1968 mm	1050 x 524 x 1742 mm	90	420	600	528	10	5
S90.196.120.FDAC	1196 x 616 x 1968 mm	1050 x 524 x 1742 mm	90	420	600	528	10	5
S90.196.120.FDAO	1196 x 616 x 1968 mm	1050 x 524 x 1742 mm	90	420	600	528	10	5
S90.196.120.MV.WDAS	1196 x 616 x 1968 mm	visi skyriai: 450 x 524 x 1742 mm	90	515	600	576	8	5
S90.196.120.MV.FDAS	1196 x 616 x 1968 mm	visi skyriai: 450 x 524 x 1742 mm	90	515	600	576	8	5
S90.196.120.MV.FDAC	1196 x 616 x 1968 mm	visi skyriai: 450 x 524 x 1742 mm	90	515	600	542	8	5
S90.196.090	896 x 616 x 1968 mm	750 x 524 x 1742 mm	90	310	600	628	7	5
S90.196.090.WDAS	896 x 616 x 1968 mm	750 x 524 x 1742 mm	90	310	600	628	7	5
S90.196.090.FWAS	896 x 616 x 1968 mm	750 x 524 x 1742 mm	90	310	600	628	7	5
S90.196.060	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.196.060.WDAS	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.196.060.R	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.196.060.WDASR	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.129.060	596 x 616 x 1298 mm	450 x 524 x 1072 mm	90	170	600	799	3	5
S90.129.060.WDAS	596 x 616 x 1298 mm	450 x 524 x 1072 mm	90	170	600	799	3	5
S90.129.060.R	596 x 616 x 1298 mm	450 x 524 x 1072 mm	90	170	600	799	3	5
S90.129.060.WDASR	596 x 616 x 1298 mm	450 x 524 x 1072 mm	90	170	600	799	3	5
S90.129.060.WDAC	596 x 616 x 1298 mm	450 x 524 x 1072 mm	90	170	600	799	3	5
S90.129.060.WDACR	596 x 616 x 1298 mm	450 x 524 x 1072 mm	90	170	600	799	3	5
S90.196.060.FDAS	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.196.060.FDASR	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.196.060.FDAC	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.196.060.FDACR	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.196.060.FDAO	596 x 616 x 1968 mm	450 x 524 x 1742 mm	90	260	600	893	4	5
S90.196.060.MH.WDAS	596 x 616 x 1968 mm	viršuje: 450 x 524 x 877 mm apačioje: 450 x 524 x 845 mm	90	260	600	891	4	5
S90.196.060.MH.WDASR	596 x 616 x 1968 mm	viršuje: 450 x 524 x 877 mm apačioje: 450 x 524 x 845 mm	90	260	600	891	4	5
S90.196.060.MH.FDAS	596 x 616 x 1968 mm	viršuje: 450 x 524 x 877 mm apačioje: 450 x 524 x 845 mm	90	260	600	891	4	5
S90.196.060.MH.FDASR	596 x 616 x 1968 mm	viršuje: 450 x 524 x 877 mm apačioje: 450 x 524 x 845 mm	90	260	600	891	4	5
S90.196.060.075.WDAS	596 x 749 x 1968 mm	450 x 657 x 1742 mm	90	310	600	873	5	5
S90.196.060.075.WDASR	596 x 749 x 1968 mm	450 x 657 x 1742 mm	90	310	600	873	5	5
S90.196.060.075.FDAS	596 x 749 x 1968 mm	450 x 657 x 1742 mm	90	310	600	873	5	5
S90.196.060.075.FDASR	596 x 749 x 1968 mm	450 x 657 x 1742 mm	90	310	600	873	5	5
S90.196.060.075.FDAC	596 x 749 x 1968 mm	450 x 657 x 1742 mm	90	310	600	873	5	5

S-LINE								
	1	2	3	4	5	6	7	8
S90.196.060.075.FDACR	596 x 749 x 1968 mm	450 x 657 x 1742 mm	90	310	600	873	5	5
S90.196.060.075.FDAO	596 x 749 x 1968 mm	450 x 657 x 1742 mm	90	310	600	873	5	5

XL-LINE								
	1	2	3	4	5	6	7	8
XL90.222.155.WDAS	1555 x 1018 x 2324 mm	1386 x 864 x 1890 mm	90	1150	1000	685	24	15
XL90.222.110.WDAS	1105 x 1018 x 2324 mm	936 x 864 x 1890 mm	90	855	1000	832	17	15

K-LINE								
	1	2	3	4	5	6	7	8
K30.197.120.MV.FWAS	1202 x 598 x 1968 mm	kairėje: 532 x 519 x 1691 mm dešinėje: 486 x 519 x 1691 mm	30	330	600	484	9	5
K30.197.120.MC.FWAS	1202 x 599 x 1968 mm	kairėje: 532 x 519 x 1691 mm dešinėje: 486 x 519 x 1691 mm	30	345	600	492	9	5
K90.196.120.MF.FWAS	1197 x 617 x 1969 mm	kairėje: 450 x 522 x 1742 mm viršuje dešinėje: 491 x 542 x 862 mm apačioje dešinėje: 491 x 542 x 862 mm	Kairėje pusėje esantis skyrius 90	515	600	576	9	5
K90.196.120.MC.FWAS	1197 x 617 x 1969 mm	kairėje: 450 x 522 x 1742 mm viršuje dešinėje: 491 x 542 x 862 mm apačioje dešinėje: 491 x 542 x 862 mm	Kairėje pusėje esantis skyrius 90	515	600	576	9	5
K90.196.120.MF.FWAC	1197 x 617 x 1969 mm	kairėje: 450 x 522 x 1742 mm viršuje dešinėje: 491 x 542 x 862 mm apačioje dešinėje: 491 x 542 x 862 mm	Kairėje pusėje esantis skyrius 90	515	600	576	9	5
K90.196.120.MC.FWAC	1197 x 617 x 1969 mm	kairėje: 450 x 522 x 1742 mm viršuje dešinėje: 491 x 542 x 862 mm apačioje dešinėje: 491 x 542 x 862 mm	Kairėje pusėje esantis skyrius 90	515	600	576	9	5

12.2. LENTELĖ „SAUGYKLOS TALPA“

Lentelės „Saugyklos talpa“ paaiškinimai



Sandėliavimo lygių keliamoji galia (kg)









Surenkamas tūris (litrais)






Didžiausias talpyklos tūris spintoje (litrais)

S-LINE																						
Įrangos atskiros dalys																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	6	7	8	9	10	2	3	6	7	8	9	10
1 Skriaus pagrindas	75	150	50	120	75/135	60	100		33	33	29	66		33/55	33	30	30	26	60		30/50	30
2 Surinkimo padėklo pagrindas	75	150	50	120	75/135	60	100		33	33	29	66		33/55	33	30	30	26	60		30/50	30
3 Surinkimo padėklo pagrindas, kuriame nėra metalinių dalių	75	150	50	120	75/135	60	100		33	33	29	66		33/55	33	30	30	26	60		30/50	30
4 Grotelių lentynos	75	150	50	120	75/135	60	100		33	33	29	66		33/55	33	30	30	26	60		30/50	30
5 Perforuoto lakšto įdėklas	75	150	50	120	75/135	60	100		33	33	29	66		33/55	33	30	30	26	60		30/50	30
6 Ištraukiamas dėklas	75	150	50	120	75/135	60	100		33	33	29	66		33/55	33	30	30	26	60		30/50	30
7 Didelės apkrovos ištraukiamasis padėklas	75	150	50	120	75/135	60	100		33	33	29	66		33/55	33	30	30	26	60		30/50	30
8 Ištraukiamo padėklo šalinimas	75	150	50	120	75/135	60	100		33	33	29	66		33/55	33	30	30	26	60		30/50	30
9 Apatinis surinkimo padėklas	75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10
10 Apatinis surinkimo padėklas, kuriame nėra metalinių dalių	75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10
	75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10
	75	150	50		75	60	100		22/23,5	22	19	45		22/39,5	22	20/21	20	17	40,5		20/35,5	20
	75	150	50		75	60	100		22/23,5	22	19	45		22/39,5	22	20/21	20	17	40,5		20/35,5	20
	75	150	50		75	60	100		22/23,5	22	19	45		22/39,5	22	20/21	20	17	40,5		20/35,5	20
	75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10
	75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10
	75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10

S-LINE																																																			
Įrangos atskiros dalys		1 Skyriaus pagrindas					2 Surinkimo padėklo pagrindas					3 Surinkimo padėklo pagrindas, kuriame nėra metalinių dalių					4 Grotelių lentynos					5 Perforuoto lakšto įdėklas					6 Ištraukiamas dėklas					7 Didelės apkrovos ištraukiamasis padėklas					8 Ištraukiamo padėklo šalinimas					9 Apatinis surinkimo padėklas					10 Apatinis surinkimo padėklas, kuriame nėra metalinių dalių				
																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	2	3	6	7	8	9	10	2	3	6	7	8	9	10																												
S90.196.060.WDASR		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.129.060		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.129.060.WDAS		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.129.060.R		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.129.060.WDASR		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.129.060.WDAC		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.129.060.WDACR		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.FDAS		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.FDASR		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.FDAC		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.FDACR		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.FDAO		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.MH.WDAS		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.MH.WDASR		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.MH.FDAS		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.MH.FDASR		75	150	50		75	25		50	11,5/22	11	4,5		7,5	11/22/33	11	10/20	10	4		6,5	10/20/30	10																												
S90.196.060.075.WDAS						25	50					5,5	4,5/10	22					5		4/9	20																													
S90.196.060.075.WDASR						25	50					5,5	4,5/10	22					5		4/9	20																													
S90.196.060.075.FDAS						25	50					5,5	4,5/10	22					5		4/9	20																													
S90.196.060.075.FDASR						25	50					5,5	4,5/10	22					5		4/9	20																													
S90.196.060.075.FDAC						25	50					5,5	4,5/10	22					5		4/9	20																													
S90.196.060.075.FDACR						25	50					5,5	4,5/10	22					5		4/9	20																													
S90.196.060.075.FDAO						25	50					5,5	4,5/10	22					5		4/9	20																													

XL-LINE																															
Įrangos atskiros dalys		1 Skyriaus pagrindas				2 Lentynos pagrindas				3 Apatinis surinkimo padėklas su lentyna				4 Apatinis surinkimo su grotelėmis																	
																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4														
XL90.222.155.WDAS		75		240								66	235				60	213,5													
XL90.222.110.WDAS		75										230						209													

K-LINE																																	
Atskirų dalių įranga (kairėje pusėje)		1 Skyriaus pagrindas				2 Surinkimo padėklo pagrindas				3 Surinkimo padėklo pagrindas, kuriame nėra metalinių dalių				4 Perforuoto lakšto įdėklas				5 Ištraukiamas dėklas				6 Ištraukiamo padėklo šalinimas				7 Apatinis surinkimo padėklas				8 Apatinis surinkimo padėklas, kuriame nėra metalinių dalių			
Atskirų dalių įranga (dešinėje pusėje)		9 Surinkimo padėklo pagrindas, kuriame nėra metalinių dalių				10 Lentynos ištraukimas																											
																																	
		1	2	3	4	5	6	9	10	2	3	5	6	7	8	9	10	2	3	5	6	7	8	9	10								
K30.197.120.MV.FWAS		75			75			25						27		11								24,5	10								
K30.197.120.MC.FWAS		75			75			25						27		11								24,5	10								
K90.196.120.MF.FWAS		75	150	50	75	25	50		25	11,5/22	11	4,5	7,5	11/22/33	11		11	10/20	10	4	6,5	10/20/30	10	10									
K90.196.120.MC.FWAS		75	150	50	75	25	50		25	11,5/22	11	4,5	7,5	11/22/33	11		11	10/20	10	4	6,5	10/20/30	10	10									

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200
☎ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

☎ +31 172 506476
☎ +31 172 506541
@ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80
@ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
C/ Calderi, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7,
oficinas 75-77
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

☎ +34 935 745911
☎ +34 935 745912
@ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933
@ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

☎ +1 704 8973820
☎ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57
☎ +41 62 754 04 58
@ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Skyttelgatan 25
753 42 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55
@ info@asecos.se